

本机安装有两个相机，可以同时对不同荧光通道成像，因此在添加了 channel 之后，会有 Channel Order 这个按钮框会需要进行设置。

不同聚焦高度的通道肯定是分开成像的。

相同聚焦高度的通道，在 keep these chnnels separated 界面都要选择一下，工程师的建议随便设置即可，只要用到的 channel 都在这里出现就可以了，仪器会根据光路设置分配好哪些通道同时曝光。

建议在对话框中按照下图设置即可：即保证 405 和 561 是分开的，488 和 640 是分开的。

Channel Order

Exposure No.	Height [µm]	Channel	
1	0.0	Alexa 647	
2	6.0	Alexa 488	Alexa 568
3	6.0	DAPI	

Keep these Channels separated:

DAPI

Alexa 488

Alexa 568

Alexa 647

OK