

1. Change Order 如何设置

本机安装有两个相机，可以同时针对不同荧光通道成像，因此在添加了 channel 之后，会有 Channel Order 这个按键框会需要进行设置。

不同聚焦高度的通道肯定是分开成像的。

相同聚焦高度的通道，软件会自动分配哪些通道一起曝光。如果同时曝光的通道之间会发生检测信号串色，需要在 Channel Order 界面下进行设置，使发生串色的通道 keep these chnnels separated。如下图所示，设置后 DAPI 通道和 Alexa 568 不会同时曝光，Alexa 488 和 Alexa 647 通道也不会同时曝光。

